

АВТОНОМНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР AQUA, AQUA-S

Руководство пользователя



Производитель: Чжэцзян Фомос Медикал Технолоджи Ко, Лтд.
(ZHEJIANG FOMOS MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.),
Флор 3 Блок 21 №205 Гуангюан Род Цзянбэй Димтрикт Нинбо 315033,
Китай (Floor 3rd
Block 21 No.205 Guangyuan Road Jiangbei District Ningbo 315033 CHINA)

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....1

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 1

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ..... 2

4. ОЧИСТКА..... 4

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... 6

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... 7

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Дистиллятор с крышкой
- 2. Емкость для воды с крышкой
- 3. Фильтр
- 4. Кабель питания
- 5. Руководство пользователя



AQUA



AQUA-S

Внимание: Порошок для очистки камеры в комплект поставки не входит. Для очистки дистиллятора от накипи возможно использование пищевой лимонной кислоты или уксуса.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети	230В / 50 Гц
Мощность	750 Вт
Объем	4 л
Скорость испарения	1 л/час
Защита от перегрева	160 °С
Габаритный размер (без упаковки)	
Вес (без упаковки)	

3. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Извлеките бак-накопитель из внутренней части дистиллятора воды.

2. Залейте воду в бак дистиллятора до максимальной отметки, соблюдая должную осторожность, чтобы не переполнить бак. (Не рекомендуется заливать в бак горячую воду, чтобы не нарушить функцию защиты от перегрева)

3. Установите верхнюю крышку на корпус устройства и убедитесь, что силиконовый уплотнитель правильно закреплен по всему ободку.

Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой поверхности.



Затем подсоедините кабель питания от верхней крышки к корпусу устройства.

4. Установите бак-накопитель, как показано на схеме 1.

5. Подсоедините кабель питания к корпусу устройства и вставьте вилку в электрическую розетку: вентилятор включится, а бак начнет нагреваться. Для запуска повторного цикла дистилляции нажмите кнопку "Пуск/сброс".

6. Примерно через 30 минут вода начнет капать в бак-накопитель. Для дистилляции 4 литров воды потребуется примерно 4 часа. По окончании цикла дистилляции воды питание устройства автоматически отключится.

7. После заполнения бака дистиллированной водой доверху кнопка запуска продолжает оставаться включенной. По соображениям безопасности отсоедините провод питания верхней крышки и кабель питания, чтобы предотвратить ожоги от горячей воды.

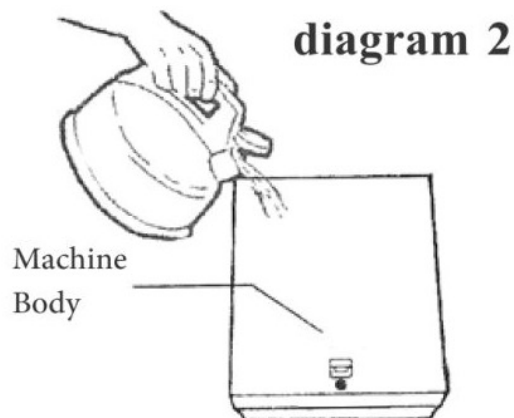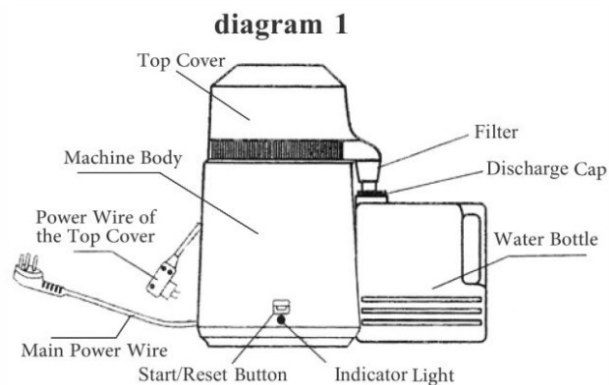

АВТОНОМНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР AQUA, AQUA-S

diagram 1	Рис. 1
Top Cover	Верхняя крышка
Filter	Фильтр
Machine Body	Корпус устройства
Discharge Cap	Крышка дистиллятора
Power Wire of the Top Cover	Провод питания верхней крышки
Water Bottle	Емкость для сбора воды
Main Power Wire	Кабель питания
Start/Reset Button	Кнопка Пуск/сброс
Indicator Light	Световой индикатор
diagram 2	Рис. 2
Machine Body	Корпус устройства

Внимание: перед запуском нового цикла дистилляции дайте устройству остыть до температуры ниже 60°C. (Это помогает предотвратить риск получения ожога и продлить срок службы дистиллятора)

8. Не используйте первую полученную порцию дистиллированной воды. Требуется один цикл дистилляции для "самоочистки" устройства. Протрите резервуар, промойте/утилизируйте воду в баке-накопителе. Дистиллятор готов к работе.

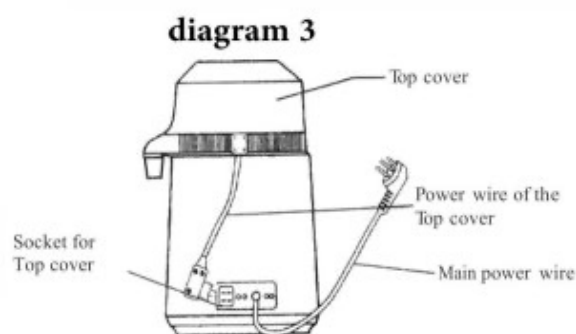


diagram 3	Рис. 3
Top Cover	Верхняя крышка
Socket for Top cover	Разъем для верхней крышки
Power wire of the Top cover	Провод питания верхней крышки
Main power wire	Кабель питания

Внимание:

- Использовать в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Следите за тем, чтобы корпус устройства был всегда сухим - наливайте воду только с помощью специального кувшина (лучше использовать чайник, не стоит наливать воду непосредственно в корпус дистиллятора).
- Необходимо использовать подходящую электрическую розетку и не подключать одновременно другие электрические приборы во избежание перегрузки.

АВТОНОМНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР AQUA, AQUA-S

- По окончании цикла дистилляции воды происходит автоматическое отключение устройства. Чтобы прервать рабочий процесс, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки.
- Если устройство не используется, отсоедините его от источника электропитания.
- Не погружайте какую-либо часть устройства в воду.
- Храните устройство в недоступном для детей месте во избежание получения ожогов.
- Не снимайте верхнюю крышку во время работы дистиллятора. После завершения процесса дистилляции подождите не менее 10 минут, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за ошпаривания горячей водой.
- Не используйте металлическую щетку для очистки резервуара из нержавеющей стали, это может привести к повреждению его поверхности и к излишнему накоплению загрязнений.

4. ОЧИСТКА

1. Ежедневная очистка: каждый день промывайте резервуар чистой водой и протирайте.

2. Удаление осадка: каждые две недели удаляйте накипь и известковые отложения, образующиеся на дне резервуара.

Последовательность действий:

- а. Залейте горячую воду в резервуар до уровня, слегка превышающего уровень загрязнения.
- б. Засыпьте 1-4 ложки чистящего средства в бак для воды в зависимости от степени загрязнения.
- в. Снимите крышку с устройства и запустите цикл, нажав кнопку "Пуск/сброс".
- г. Дайте дистиллятору поработать на протяжении 30 минут, после чего слейте воду и тщательно вымойте емкость чистой водой.
- д. Если не удалось удалить все отложения за один раз, повторите указанные выше операции или протрите внутренние поверхности бака губкой для усиления эффекта очистки.
- е. Оставшиеся отложения не опасны для здоровья, вы можете пользоваться дистиллятором в обычном порядке.

3. Для обеспечения максимальной чистоты дистиллированной воды производите замену фильтра каждые 2-3 месяца.

1) Переверните крышку так, чтобы отверстие для выхода воды было обращено вверх, извлеките фильтр, как показано на схеме 4 (потяните вниз и вытяните).

2) Извлеките новый фильтр и установите крышку на место (примечание: устанавливайте на место так же, как был установлен предыдущий).

АВТОНОМНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР AQUA, AQUA-S

3) При каждой последующей замене следует повторно выполнить вышеназванные операции.

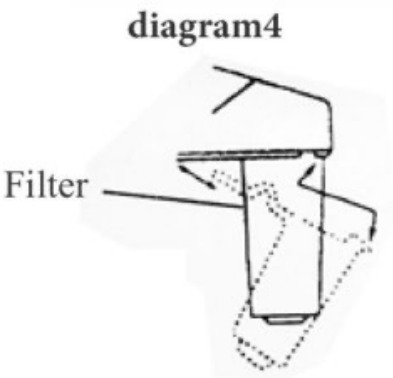


diagram 4	Рис. 4
Filter	Фильтр

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Не вытекает дистиллированная вода

- а. Отсоединены кабель питания и провод питания верхней крышки.
- б. Не подходит питание от электрической розетки.
- в. Не нажата кнопка запуска (индикатор не горит).
- г. В бак из нержавеющей стали не налита вода.

2. Недостаточное количество дистиллированной воды

- а. Вода залита не до максимальной отметки
- б. Дефект резиновой кольцевой прокладки верхней крышки, прокладку необходимо заменить.
- в. Верхняя крышка и корпус устройства закрываются неплотно, что приводит к утечке пара.

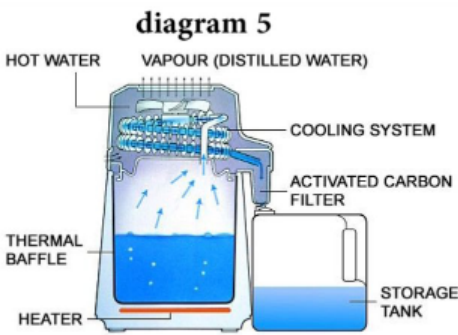


diagram 5	Рис. 5
HOT WATER	ГОРЯЧАЯ ВОДА
VAPOUR (DISTILLED WATER)	ПАР (ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА)
COOLING SYSTEM	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ACTIVATED CARBON FILTER	ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
THERMAL BAFFLE	ТЕРМООГРАНИЧИТЕЛЬ
STORAGE TANK	БАК-НАКОПИТЕЛЬ
HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производитель предоставляет пользователю гарантию на устройства, не подвергнутому изменениям, в течение 12 месяцев с даты приобретения.

Ниже указаны случаи отказа от ответственности:

- Повреждения вследствие неправильного перемещения, установки и эксплуатации устройства;
- Повреждения в результате демонтажа устройства не уполномоченным на это персоналом;
- Отсутствие гарантии конечного пользователя;
- Неправильная эксплуатация устройства без соблюдения указаний в Руководстве для пользователя;
- Повреждения, вызванные скачком напряжения, пожаром или другими внешними причинами.

По вопросам технической поддержки и гарантийного ремонта просим обращаться в ООО «Стоматорг» по электронной почте help@stomatorg.ru или телефону: +7 (495) 620-97-34 доб. 5

АВТОНОМНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР AQUA,



ПРИМЕЧАНИЕ
ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЯ ПО НАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКЕ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И СПОСОБАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЭТОТ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.



ОПАСНО!
ЭТОТ СИМВОЛ ОЗНАЧАЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.



ОПАСНО!
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Символы на оборудовании

	Потенциальная опасность из-за воздействия высокой температуры.
	Оборудование в соответствии с применимыми директивами.
	Символ утилизации в соответствии с Директивой 2002/08/ЕС и 2003/108/ЕС.
	См. информацию в руководстве пользователя.

Производитель:

Чжэцзян Фомос Медикал Технолоджи Ко, Лтд. (ZHEJIANG FOMOS MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.) Адрес: Floor 3rd Block 21 No.205 Guangyuan Road Jiangbei District Ningbo 315033 CHINA
Тел.: +86 574 87116982 Электронная почта: info@fomos.cn

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Стоматорг» Адрес: Российская Федерация, 117485 Москва, ул. Профсоюзная 88/20, этаж а1, помещение I, комната 35
Тел.: 8(495) 620-97-34, Электронная почта: mail@stomatorg.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]